

## LER4429-B Мой первый цифровой микроскоп Зумми (1 элемент)

Взгляните поближе на окружающий вас мир! Универсальный портативный цифровой микроскоп прост в использовании и дает ранним научным исследованиям совершенно новую перспективу. Дети могут анализировать предметы крупным планом, чтобы разглядеть мелкие детали. Увеличение до 54х раз позволяет пользователям анализировать структуру найденных предметов.

В наборе

- цифровой микроскоп синего цвета

Особенности

- может использоваться с компьютером, ноутбуком, проектором или интерактивной доской через USB
- разрешение 640 x 480 пикселей
- VGA CMOS сенсор
- 4 светодиодных фонаря
- 2 головных адаптера
- включает в себя установочный диск с многоязычными руководствами по установке
- совместим с WIN/MAC
  - для получения последней версии программного обеспечения Windows скачайте: [версия Windows](#)
  - для получения последней версии программного обеспечения Mac скачайте: [версия Mac](#)

## Как играть

Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации перед использованием данного продукта и сохраните его для дальнейшего использования.

Улучшения и изменения в этом тексте, вызванные типографскими ошибками или улучшениями программного обеспечения и/или оборудования, могут быть сделаны в любое время без предварительного уведомления.

## Уход и техническое обслуживание


- Избегайте вибрации, ударов и давления (например, падения микроскопа).
- Держите устройство сухим и защищайте его от воды или пара.
- Не оставляйте устройство в месте с экстремально высокой или низкой температурой.
- Не прикасайтесь к устройству влажной рукой, так как это может повредить устройство или привести к поражению пользователя электрическим током.
- Не используйте и не храните устройство в пыльных и грязных местах, так как его движущиеся части могут быть повреждены.
- Не используйте для очистки устройства агрессивные химические вещества, чистящие растворители или сильные моющие средства. Протрите его мягкой тканью, слегка смоченной в мягком мыльно-водном растворе.

## Предупреждение

- Не помещайте светящийся Зумми 2.0 на глаз; это может привести к необратимому повреждению глаз.
- Не пытайтесь открыть или разобрать Зумми 2.0.

## Описание

- Данный продукт представляет собой устройство с питанием от USB, которое увеличивает образцы до 54 раз на 17-дюймовом мониторе компьютера.
- Снимок образцов можно сделать с помощью кнопки спуска затвора, расположенной в верхней части устройства. Также доступна видеозапись.

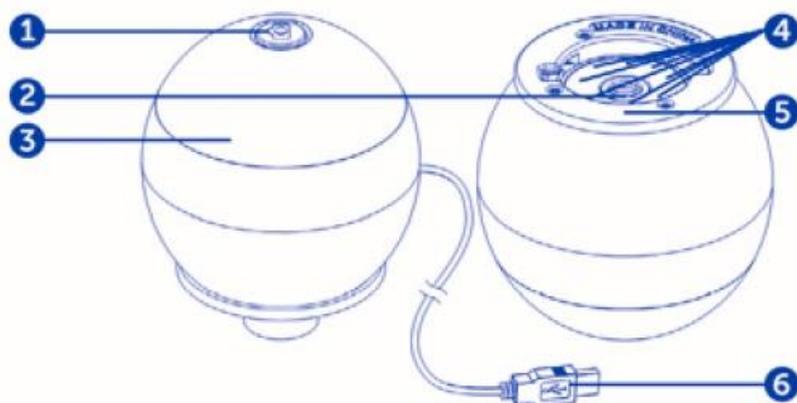

1. кнопка спуска затвора

2. объектив

3. фокусирующее кольцо

4. светодиодные фонари

5. слот адаптера

6. USB-кабель

## Установка программного обеспечения

- ПК на базе Windows
  - Вставьте прилагаемый компакт-диск с приложением в компьютер.
  - Дважды щелкните кнопку «xploview.exe», расположенную на компакт-диске с драйверами.
  - Следуйте инструкциям мастера установки xploview, чтобы установить прикладное программное обеспечение для Зумми 2.0.
- ПК на базе Mac OS
  - Вставьте прилагаемый компакт-диск с приложением в компьютер.
  - Дважды щелкните значок «xploview.dmg», расположенный на компакт-диске с драйверами.
  - Перетащите значок xploview в папку Приложения.

## Подключение устройства

Подключите устройство к компьютеру с помощью прилагаемого USB-кабеля.

Когда устройство подключается к компьютеру в первый раз, драйвер Windows или Mac OS автоматически устанавливается. Этот процесс может занять до нескольких минут.

## Запуск программного обеспечения xploview

- ПК на базе Windows


Программное обеспечение xploview можно запустить, дважды щелкнув значок xploview на рабочем столе или в меню Пуск.

- ПК на базе Mac OS

Программное обеспечение xploview можно запустить, дважды щелкнув значок xploview в меню Приложения.


## Сборка Зумми

Вставьте один из адаптеров в гнездо адаптера и закрепите его, осторожно повернув по часовой стрелке.

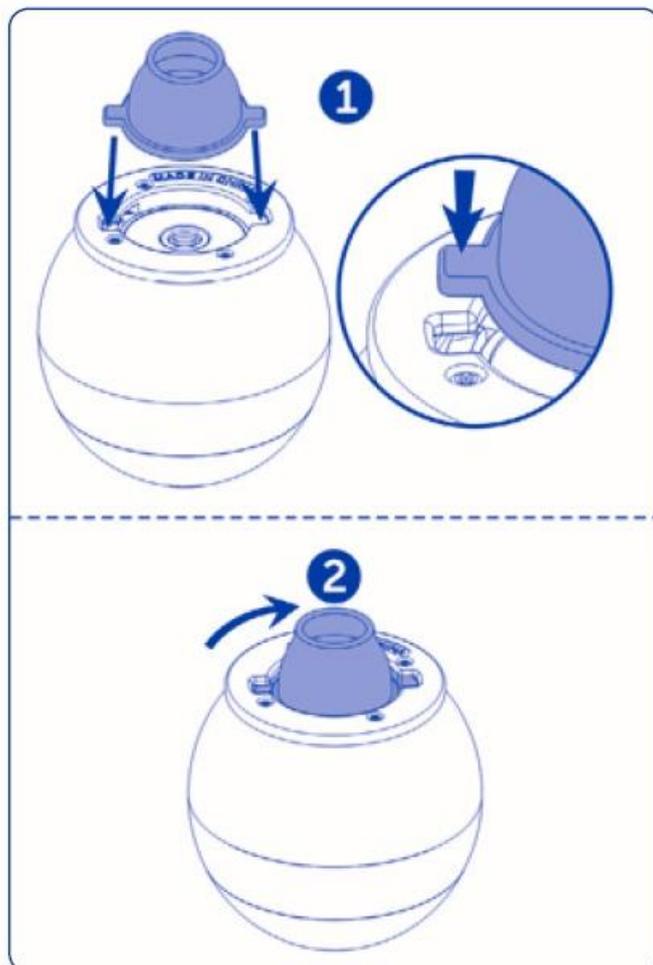


## Фокусировка

Отрегулируйте фокус изображения вручную, вращая кольцо фокусировки.

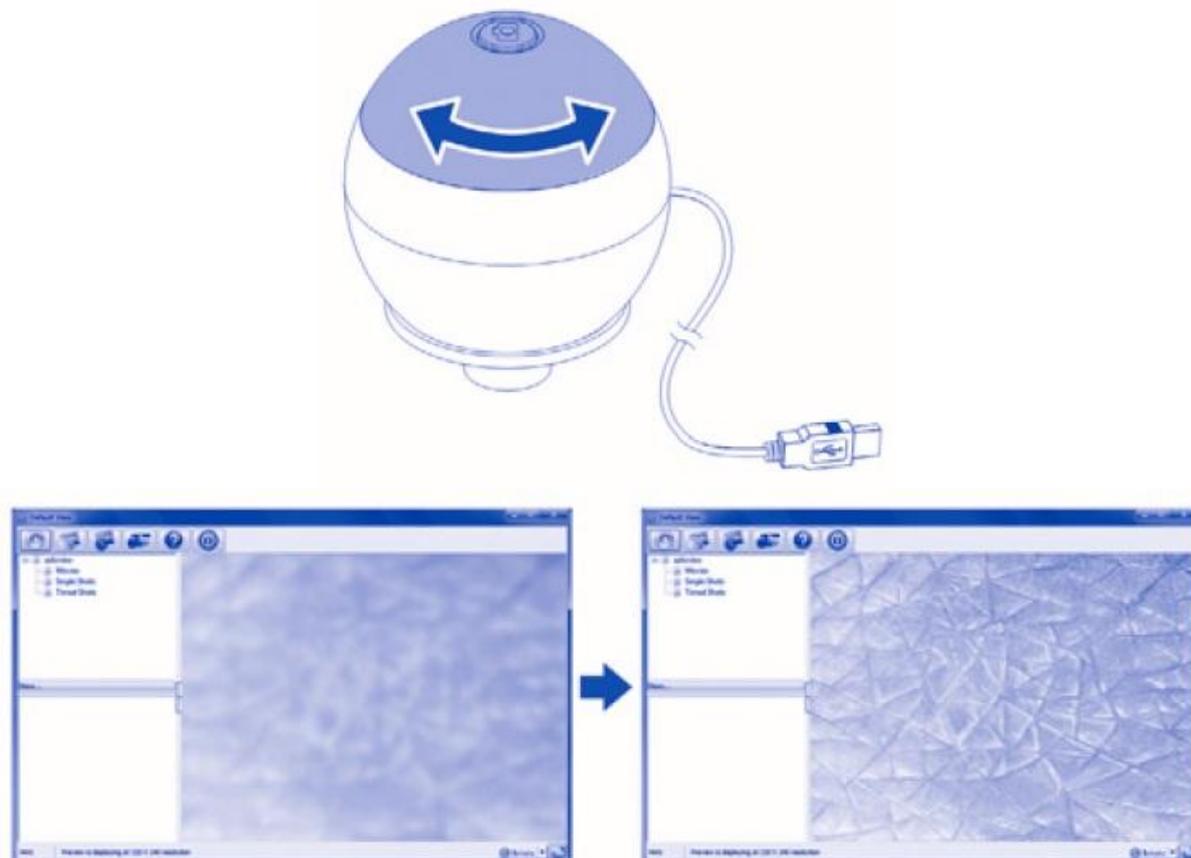

## Создание моментального снимка

Нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок

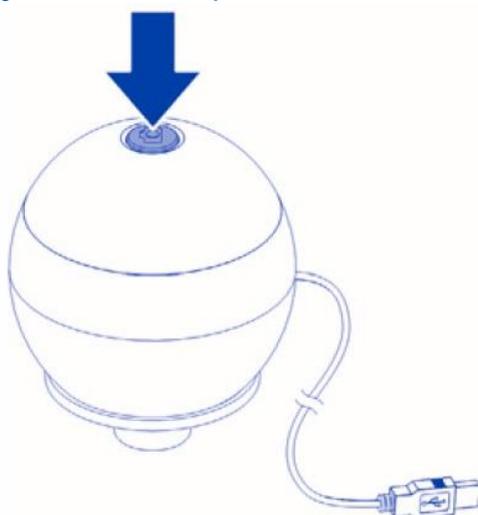

## Использование программного обеспечения Xplovview

Значки в меню кнопок:



Откройте меню системных настроек (см. стр. 10)



Захват изображения на экране



Запуск и остановка временной съемки. Изображения будут сниматься с регулярным интервалом (см. стр. 11)



Запуск и остановка видеозаписи



Информация о программном обеспечении. Эта информация может быть полезна при обновлении программного обеспечения




Выключите программное обеспечение

## Полноэкранный просмотр


Чтобы активировать полноэкранный режим, нажмите полноэкранную кнопку, расположенную в правом нижнем углу окна программного обеспечения xploview.

Чтобы выйти из полноэкранного режима, либо дважды щелкните по экрану, либо нажмите кнопку «Esc» на клавиатуре.

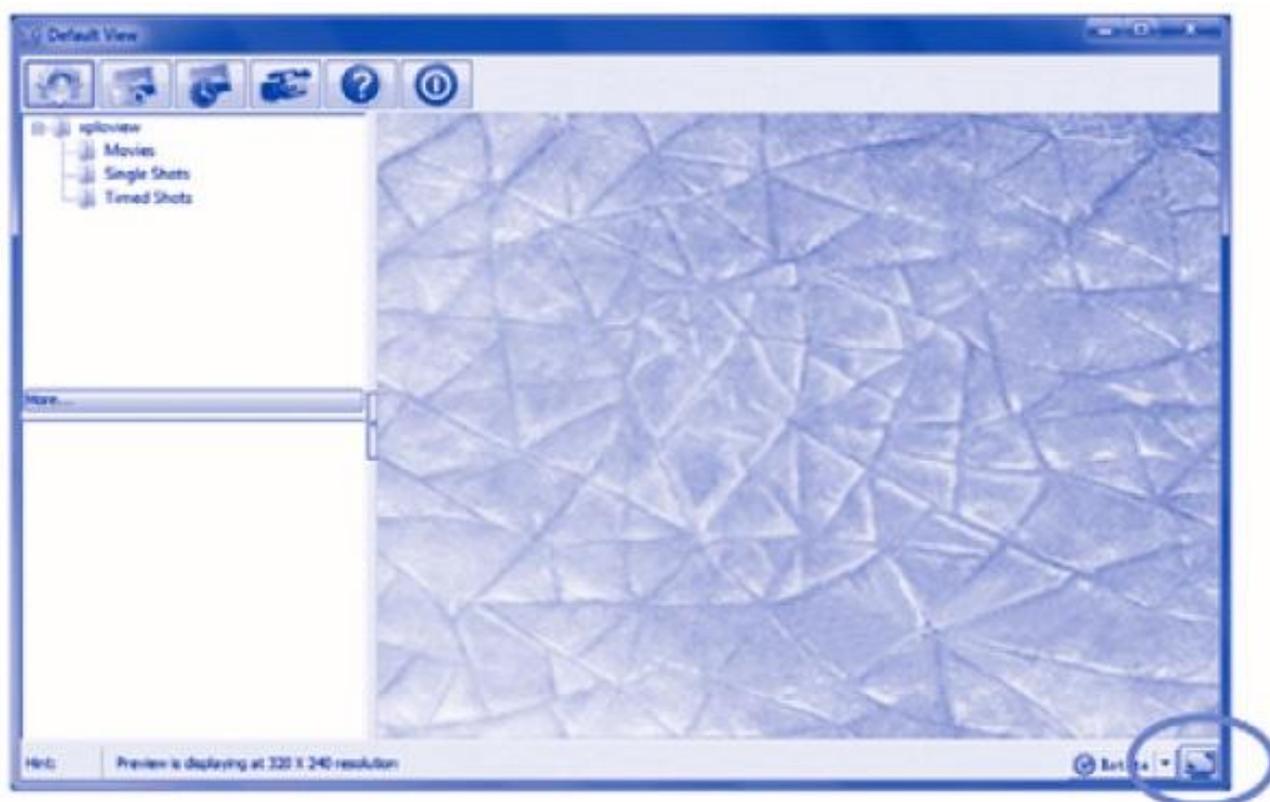

## Вращение изображения


Нажмите кнопку «Вращать», чтобы повернуть или перевернуть изображение.

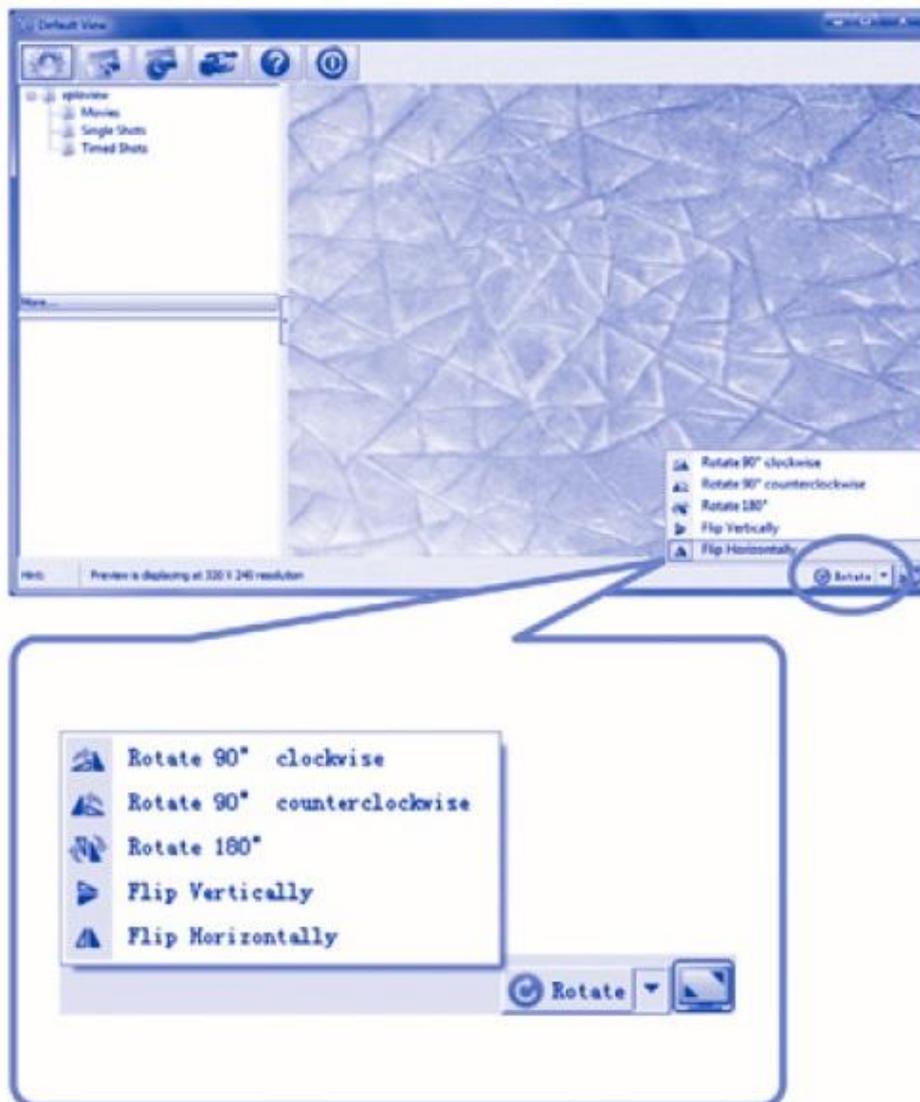

## Меню системных настроек

При первом запуске программного обеспечения xpview будут загружены настройки по умолчанию. Вы можете изменить эти настройки вручную в меню системных настроек.

- ПК на базе Windows

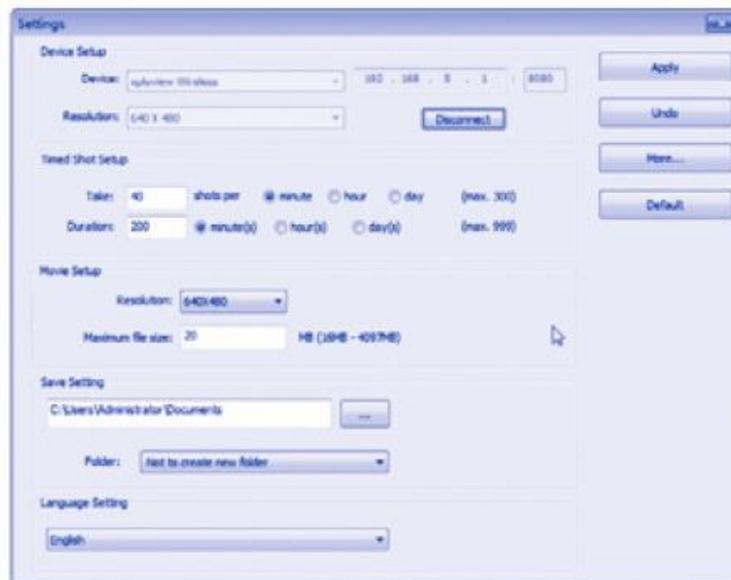


- ПК на базе Mac OS



## Настройка устройства


Если изображение, полученное с помощью Зумми 2.0, не отобразилось по умолчанию, вы можете изменить это, выбрав его в раскрывающемся меню «Устройство».

Разрешение снимаемых изображений можно изменить в раскрывающемся меню «Разрешение».

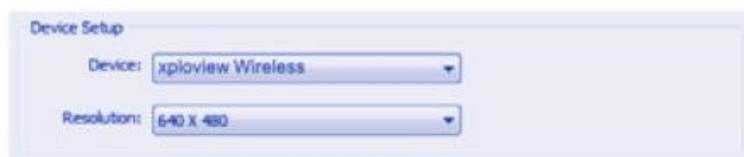

## Временная съемка

Частота и продолжительность автоматического захвата изображения могут быть отрегулированы в соответствии с этой опцией.

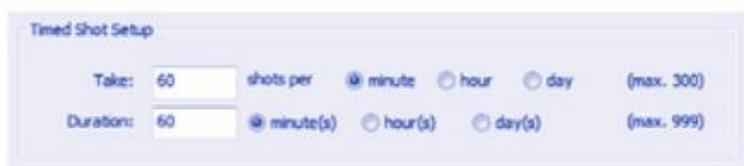

## Настройка видеосъемки

Разрешение записываемых видео можно изменить в меню «Разрешение». Вы также можете установить максимальный размер файла для каждого видео.



## Настройка сохранения

Расположение по умолчанию для захваченных изображений или видео может быть изменено в соответствии с этой опцией.



## Настройка языка


Язык программного обеспечения xрloview может быть изменен в соответствии с этой опцией.



## Дополнительные настройки

Нажав кнопку «Еще...» справа от меню системных настроек, вы сможете вручную настроить все настройки изображения. Обратите внимание, что доступные настройки могут отличаться в зависимости от вашей операционной системы.

- ПК на базе Windows

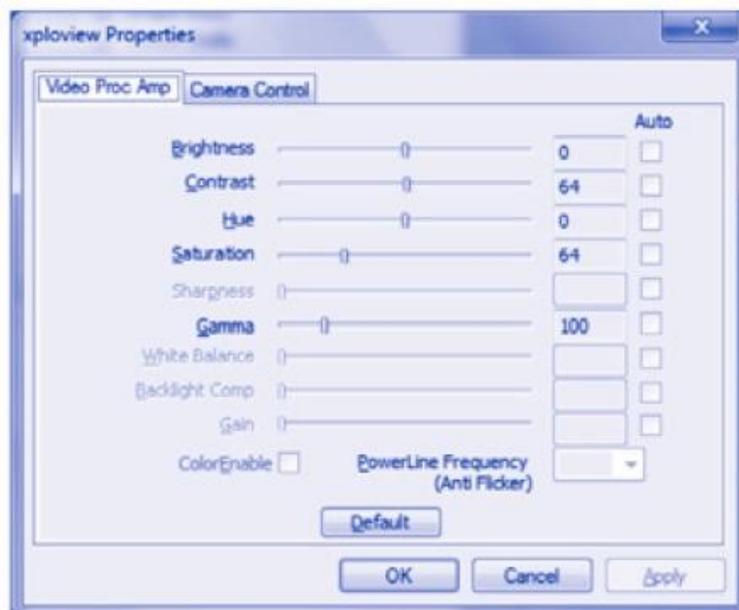

- ПК на базе Mac OS



## Сохраненные файлы

Открыв программное обеспечение xрloview, вы можете найти папку сохраненных файлов, нажав кнопку «Подробнее...», расположенную слева от главного окна программного обеспечения.



## Удаление программного обеспечения xрloview

- ПК на базе Windows

Выберите пункт «Удалить» в меню «Пуск» (Пуск > Все программы > xрloview > Удалить).

- ПК на базе Mac OS

Перетащите значок приложения xрloview из папки «Приложения» в папку «Корзина».



### Служба Заботы о Клиентах

Наши специалисты с удовольствием расскажут Вам, как играть с уже приобретенной игрушкой. Мы поможем по максимуму раскрыть потенциал игры и ответим на все интересующие вопросы.

Пишите: [help@LRinfo.ru](mailto:help@LRinfo.ru)

Наш сайт: [LRinfo.ru](http://LRinfo.ru)